



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Intubatiestatief voor muis en rat (groot model)



Groot model

- Dit model heeft een verwisselbare neuskap, voor muizen of voor ratten
- Neuscapen zijn afzonderlijk verkrijgbaar en gemakkelijk te verwisselen, wat het intubatie-statief geschikt maakt voor muizen én ratten
- Dankzij het ontwerp kan het ook worden gebruikt voor grotere ratten

Hoe werkt het?

- Stel dier bloot aan anesthetica in inductiekamer voor initiële anesthesie
- Haal dier uit inductiekamer en plaats 'koord' rond voortanden
- Trek het dier langzaam met zijn snuit/neus in de neuskap
- Maak de 'koord' vast
- Omdat het intubatiestatief aangesloten is op de wordt het dier constant blootgesteld aan anesthesiegas
- Het 'overtollige/afgevoerde gas' wordt verwijderd door de aangesloten Gas Exhaust Unit
- Na de intubatie kan het dier worden aangesloten op de UNO Micro

Bestelnummer

Bestelnummer



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

180000314	Intubatiestatief met neuskap voor muis inclusief
180000414	Intubatiestatief met neuskap voor rak inclusief
180000324	Neuskap voor muis, te gebruiken met 180000314 en 180000414
180000424	Neuskap voor rat, te gebruiken met 180000314 en 180000414

Gebruik

1. Bovenkant van het intubatiestatief met koord door de 'neuskap'.
2. De muis met zijn snuit in de neuskap. Hij hangt met zijn voortanden aan het koord en wordt ondersteund door de rugsteun.
3. De muis hangt aan het intubatiestatief met toevoer- en afvoertubes voor anesthesiegas aangesloten op intubatiestatief.
4. De lengte van de intubatiëtube wordt gecontroleerd (ze dient te reiken tot net voor de bifurcatie van de trachea).
5. Lichtbron onderdestembanden van het diergeplaatst. (Geen te sterke lichtbron gebruiken, want dan wordt het licht te veel verspreid).
6. Trek lichtjes aan de tong van het dier zodat u de stembanden kunt zien (licht dringt door).
7. Plaats de intubatiëtube in de trachea, tussen de stembanden.
8. Correcte positie van de intubatiëtube wat betreft de lengte van de tube en de positie ten opzichte van de bifurcatie van de trachea.

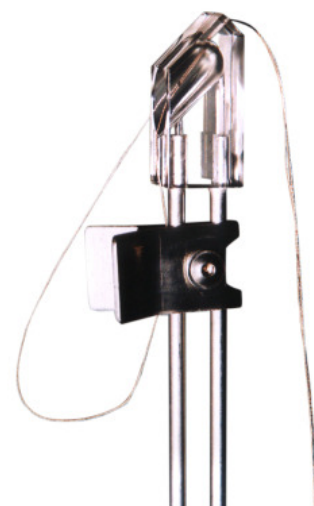

**Het dier is nu klaar om te worden aangesloten op de ventilator.
Zorg ervoor dat de tube in het dier op haar plaats blijft!**



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be