



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

UNO Euthanasia Unit for IVC Cage



Caractéristiques

Une station d'accueil permettant une euthanasie intuitive et fiable, conforme aux normes de bien-être humain et animal, pour des souris dans leur IVC d'origine. Il suffit de brancher la cage IVC sur l'unité pour que le processus d'euthanasie commence.

L'unité d'euthanasie UNO pour cage IVC doit être connectée à une prise électrique murale ET à une bouteille de CO₂ ou à un système interne de distribution de CO₂. La pression d'entrée de l'unité doit être réglée à 0,5 bar à l'aide d'un régulateur de pression externe (non inclus).

Quand la cage IVC est correctement fixée, l'unité assure une distribution uniforme de CO₂ et donc une augmentation homogène de la concentration de CO₂ à l'intérieur de la cage IVC. Si la cage IVC est retirée prématurément de l'unité, l'alimentation en gaz s'arrête et le cycle se termine prématurément.

Les souris sont euthanasiées conformément aux directives de l'AVMA pour l'euthanasie des animaux (2013), à la loi allemande sur la protection des animaux et au règlement sur le bien-être des animaux expérimentaux (2013).

Le cycle commence lorsque le CO₂ commence à écouler dans l'unité et dure 6 minutes.

L'unité d'euthanasie UNO pour cage IVC est disponible pour les cages IVC suivantes:

- Allentown Xj
- Allentown Nexgen
- Tecniplast Blueline 1145
- Tecniplast Blueline 1284
- Tecniplast Blueline 1285 (type L II NEXT)
- Tecniplast Greenline GM 50



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Numéro de commande

180000201 + type de cage

Euthanasia Unit IVC cage



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be