



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Appareil de chauffage Unité de contrôle MS/CU-MS



### Unité de contrôle M/S

Comme l'unité de contrôle 02, l'**unité de contrôle M/S** peut être connectée à un appareil de chauffage et à une sonde de température. Toutefois, l'interaction entre les 2 connexions vous permet de **régler la température rectale requise de l'animal**. La sonde rectale mesure la température de l'animal, et un feedback est renvoyé au contrôle de l'appareil de chauffage afin de maintenir la température de l'animal aussi constante que possible. Une fonctionnalité de sécurité est intégrée pour empêcher la surchauffe lorsque la sonde rectale ne se situe pas dans l'animal. L'élément chauffant ne chauffe pas au-dessus de 42 °C (ce qui est également une valeur acceptable pour la peau humaine).

Grâce à l'unité de contrôle M/S, vous disposez d'une **autorégulation** et vous n'avez pas besoin d'ajuster manuellement les réglages de température pendant la procédure.

### Numéro de commande

| Bestelnummer |  |
|--------------|--|
| 180000124    | Unité de contrôle MS                   |
| 180000028    | Plateau chauffant / 34,5 x 23 cm       |
| 180000128    | Plateau chauffant / 18,5 x 11 cm       |
| 180000027    | Unité de chauffage en U                |
| 180000029    | Unité de chauffage à extension caudale |
| 180000066    | Sonde de température                   |
| 180000026    | Temperatuursond - rat                  |



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)